

AC-印刷設定

設定を行う

AC記録管理（max20ac）にて、測定記録の印刷を有効にするには本設定を行います。

1 AC記録管理を実行している場合は、終了します。

2 AC-印刷設定を起動する。

[手順]


デスクトップの "AC-印刷設定" アイコンをダブルクリックする。→



または

◇ Windows 7 スタート ⇒ すべてのプログラム ⇒ AmuzR3 ⇒ AC-印刷設定

◇ Windows 10 スタート ⇒ AmuzR3 ⇒ AC-印刷設定

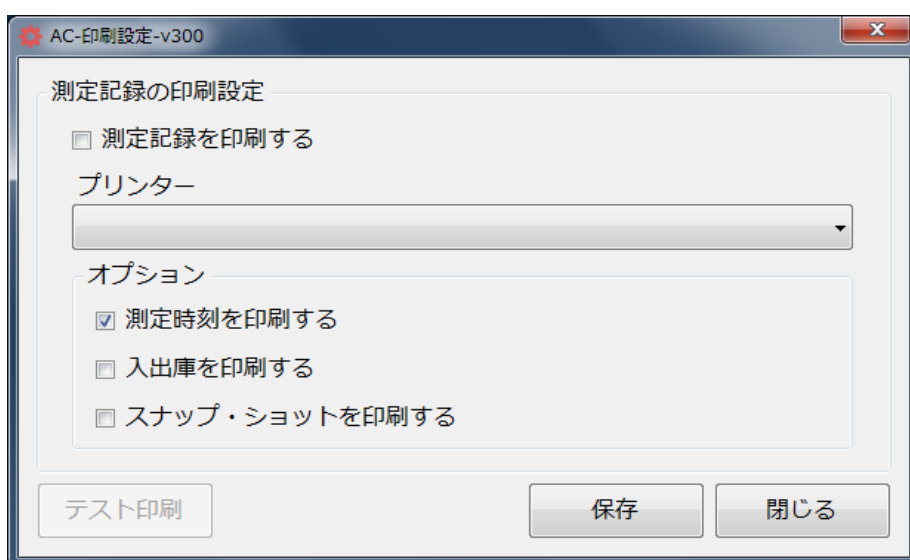

測定記録を印刷する

チェックすることにより、AC記録管理／測定にて測定記録の印刷が有効になります。

プリンター

インストールされているプリンターより "NPI ExD NEX-M230" を選択して下さい。

オプション

オプションの印刷項目を印刷する場合は、チェックします。

テスト印刷

[テスト印刷] をクリックして、現在の設定でテスト印刷を行います。

保存

[保存] をクリックして、設定を保存します。

印刷サンプル

日付:2016/08/11
時刻:10:58:02
MODE:SEMI (123回)
結果:0.000mg/l

日付:2016/08/11
時刻:11:02:12
MODE:SEMI (124回)
結果:0.000mg/l
<出庫>
氏名:東洋じろう

